



Respirometryczny pomiar BZT bezpieczny, łatwy, wygodny

OxiTop®-i



a xylem brand

Pomiar BZT - łatwy i wygodny

- Bez konwersji danych - bezpośrednio wprowadzanie objętości próbki
- Najbardziej wiarygodne wyniki - wyświetlanie krzywej na główce
- Pełna informacja - wartości chwilowe dostępne w każdym momencie



OxiTop®-i G



OxiTop®-i B

Nowoczesny pomiar BZT

Nowe główki OxiTop®-i są nowoczesnymi, łatwymi w użyciu urządzeniami do pomiaru BZT (biochemicznego zapotrzebowania na tlen). Objętość próbki można wybrać w menu. Konwersja na docelową wartość BZT będzie automatyczna, bezbłędna i wygodna. Mała dioda LED informuje o aktualnym stanie pracy główki.


Bezbłędne

Dwukolorowe główki w nowoczesnym wzornictwie, z regulowanym numerycznym identyfikatorem próbki, pomagają skutecznie rozróżnić wlot i wylot.


Wyświetlacz

Nowoczesny wyświetlacz graficzny obsługuje dane wejściowe i zapewnia wiele użytecznych informacji.


- Prezentacja krzywej
- Wybór objętości próbki
- Wywoływanie wartości chwilowych

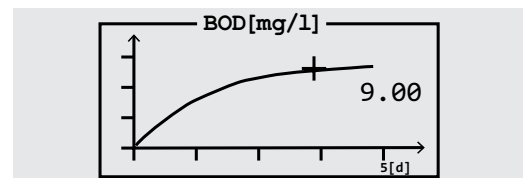

Prezentacja krzywej: przebieg BZT po 5 dniach

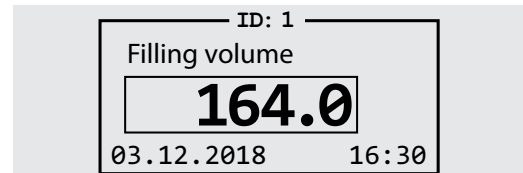

Objętość próbki

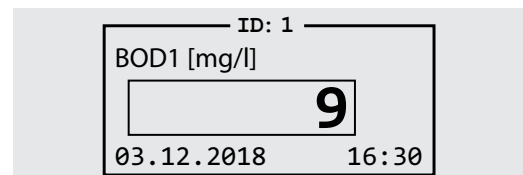

Wartość chwilowa BZT

Zestawy

W ofercie dostępne są gotowe zestawy OxiTop®, w tym platformy mieszające i akcesoria.

- Odpowiednio 6 lub 12 stanowisk pomiarowych
- Indukcyjne platformy mieszające ze sterowaniem programowym
- Dwie przelewowe kolby miarowe dla próbek z wlotu i wylotu
- Absorbent CO₂ oraz inhibitor nityfikacji

Akcesoria

OxiTop® PT umożliwia prowadzenie rutynowych procedur kontroli szczelności i prawidłowości pomiaru ciśnienia przez główki.

Nasze nowe szafy termostaticzne z serii TS zapewniają optymalną inkubację.

Więcej informacji w katalogu produktów laboratoryjnych bądź na zapytanie.



OxiTop® PT

Dane techniczne

Model	OxiTop®-i G oraz OxiTop®-i B
Zakres pomiaru ciśnienia (hPa)	500 ... 1250
Czas trwania pomiaru (dni)	1 ... 7
Objętość próbki (ml)	22,7; 43,5; 97,0; 164; 250; 365; 432
Zakres pomiaru BZT	0 ... 4000 mg/l
Wyświetlacz	graficzny LCD, podświetlany, z menu
Wskaźnik LED	RGB
Bateria	1 x CR 2450

Informacje do zamówień

Model	Opis	Nr kat.
OxiTop®-i IS 6	Kompletny 6-stanowiskowy zestaw do oznaczania BZT z 6 główkami OxiTop®-i ze zintegrowanymi wyświetlaczami, 6-stanowiskową platformą mieszającą, zasilaczem uniwersalnym 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz oraz niezbędnymi akcesoriami.	208260
OxiTop®-i IS 12	Kompletny 12-stanowiskowy zestaw do oznaczania BZT z 12 główkami OxiTop®-i ze zintegrowanymi wyświetlaczami, 12-stanowiskową platformą mieszającą, zasilaczem uniwersalnym 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz oraz niezbędnymi akcesoriami.	208262
OxiTop®-i SET 2	Zestaw 2 punktów pomiarowych wyposażony w 2 główki OxiTop®-i (1 niebieska, 1 szara), 2 butelki pomiarowe PF600, 2 kołczany gumowe GK 600 L oraz 2 magnetyczne pałeczki mieszające RST 600.	208264
OxiTop®-i SET 6	Zestaw 6 punktów pomiarowych wyposażony w 6 główek OxiTop®-i (3 niebieskie, 3 szare), 6 butelek pomiarowych PF600, 6 kołczanów gumowych GK 600 L oraz 6 magnetycznych pałeczek mieszających RST 600.	208266
OxiTop®-i G	Główka OxiTop®-i w kolorze szarym do oznaczeń respirometrycznych. Łatwa w obsłudze, z wygodnym intuicyjnym menu, podświetlanym wyświetlaczem graficznym LCD, diodą kontrolną RGB LED, klawiszami funkcyjnymi, możliwością graficznego prezentowania przebiegów i wartości chwilowych, wyborem objętości próbki oraz regulowanym czasem pomiaru od 1 do 7 dni.	208270
OxiTop®-i B	Główka OxiTop®-i w kolorze niebieskim do oznaczeń respirometrycznych. Łatwa w obsłudze, z wygodnym intuicyjnym menu, podświetlanym wyświetlaczem graficznym LCD, diodą kontrolną RGB LED, klawiszami funkcyjnymi, możliwością graficznego prezentowania przebiegów i wartości chwilowych, wyborem objętości próbki oraz regulowanym czasem pomiaru od 1 do 7 dni.	208272
OxiTop®-i 2	2 główki pomiarowe OxiTop®-i (niebieska i szara)	208274
OxiTop®-i 6	6 główek pomiarowych OxiTop®-i (3 niebieskie i 3 szare)	208276
OxiTop®-i 12	12 główek pomiarowych OxiTop®-i (6 niebieskich i 6 szarych)	208278

Akcesoria*

OxiTop® PT	Przyrząd do sprawdzania szczelności i poprawności pomiaru ciśnienia w główkach OxiTop®	209334
------------	--	--------

* pełna lista wyposażenia dodatkowego dostępna na zapytanie.

Official Distributor



WTW Pomiarowy i Analityczny Sprzęt Techniczny Sp. z o.o. · ul. Rogowska 5 · 54-440 Wrocław
tel.: +48 71 353 92 13 · faks: +48 71 353 92 15 · info@wtw.pl · www.WTW.pl

All names are registered tradenames or trademarks of Xylem Inc. or one of its subsidiaries. Technical changes reserved.
© 2017 Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG.

999273PL

February 2019